

Instrukcja obsługi spektrofotometru UV-Vis Spectroquant Pharo 100 i 300

I. Włączanie urządzenia

1. Włącz spektrofotometr naciskając przycisk <on/off>.
2. Sprawdź czy pokrywa jest zamknięta i czy w komorze nie znajdują się żadne kuwety.
3. Rozpocznij test samosprawdzający naciskając przycisk <start/enter>.
4. Po włączeniu spektrofotometr wymaga 15 minut na rozgrzanie.

II. Pomiar absorbancji

1. Z głównego menu wybierz program Absorbance / % transmission i zatwierdź przyciskiem <start/enter>.
2. Nacisnij przycisk F2 aby wybrać zadana długość fali: po wprowadzeniu zatwierdź przyciskiem <start/enter>
3. Umieść próbkę zerową w komorze i zamknij pokrywę.
4. Nacisnij przycisk blank zero. W trakcie zerowania spektrofotometr poprosi o wyciągnięcie kuwety z próbki zerowej.
5. Zakonczenie zerowania potwierdź przyciskiem F4.
6. Umieść w komorze pomiarowej próbkę badaną. Zamknij pokrywę, a na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.